

novok[®]

Instantáneo, seguro y eficaz

¡Para un ambiente de trabajo más seguro!



novok

novok-S

novok^{POW}

novokIT

La gama completa de soluciones para la gestión del formaldehído

El reto de la seguridad en las estructuras sanitarias

Todos los días, el personal de hospitales maneja cantidades considerables de formol durante las horas de trabajo. Como consecuencia de los flujos de trabajo muy apresurados y estresantes, los derrames accidentales de formol ocurren con más frecuencia de lo que creemos y requieren una atención especial, un entrenamiento adecuado y una gama completa de soluciones para cubrir todo tipo de necesidades en materia de seguridad.

Los puntos débiles de las soluciones actuales para el control de derrames

- Los neutralizadores ordinarios de formaldehído no hacen efecto de inmediato.
- La falta de soluciones contra la contaminación por formaldehído.


No es suficiente estar equipados con un kit de emergencia específico para el manejo de grandes derrames. Todos los días pueden ocurrir derrames menores. Los procedimientos ordinarios de limpieza no pueden eliminar completamente el residuo de formol: las superficies permanecerán contaminadas y seguirán liberando vapores de formaldehído al medio ambiente. Aunque la contaminación no es visible, se trata de una preocupación de seguridad.

Los efectos nocivos de los vapores de formaldehído

La IARC (Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer) ha clasificado el formaldehído como "cancerígeno para los humanos" (sustancia nociva en términos de "CMR" = Carcinógena, Mutágena y tóxica para la Reproducción). El formol, una solución acuosa de formaldehído, es actualmente el fijador más ampliamente utilizado en las anatomías patológicas y para el embalsamamiento.

El formaldehído es una molécula muy ligera y altamente volátil: por eso, se evapora fácilmente en el aire cada vez que ocurre un derrame. La exposición aguda al formaldehído puede desencadenar muchos efectos nocivos de corto plazo: reacciones alérgicas, dificultad al respirar, crisis asmáticas, irritación respiratoria, cefaleas, irritación ocular, etcetera.

Nuestra gama completa de soluciones para la gestión del formaldehído

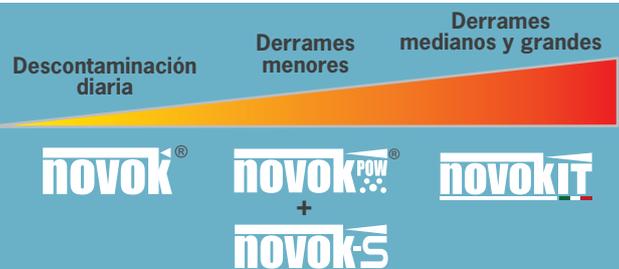

novok® Neutralizador de formaldehído

novok® es una solución acuosa patentada (Patente número 10201800002334) que oxida rápidamente las moléculas de formaldehído inmediatamente al contacto sin dejar residuos.

Los procedimientos y los productos ordinarios de limpieza no pueden garantizar una descontaminación apropiada de las superficies contaminadas después de un derrame accidental: por eso, el residuo de formol no tratado seguirá liberando moléculas de formaldehído al medio ambiente circundante.

Por el contrario, **novok® permite al equipo sanitario alcanzar un alto nivel de descontaminación** dentro del lugar de trabajo cada vez que sea necesario. Se recomienda añadir **novok®** a los procedimientos de limpieza ordinarios, con el fin de tener un lugar de trabajo más seguro y una exposición mínima a la sustancia peligrosa.



novok-s® + novok-pow® Paquete de control para derrames de formol

El paquete de control de formol **novok-s + novok-pow®** está específicamente diseñado como solución ideal contra las contaminaciones diarias de formol, para tratar derrames pequeños instantáneamente, eficazmente y de manera segura.

El Set contiene:

- 4 envases de 500 ml de solución acuosa antiformaldehído: **novok-s®**.
- 2 envases de 100 g de solidificador de formaldehído: **novok-pow®**.

Fue elaborado con la finalidad de contener rápidamente el formol y convertirlo en una masa sólida fácilmente descartable. 100 g de **novok-pow®** pueden absorber un derrame de no más de 60ml, múltiples veces.



novokit

Kit de respuesta a derrames de formol

novokit® es un kit de respuesta de emergencia específicamente diseñado para contener de manera segura y limpiar hasta 2,5 litros de formol derramado. Este kit es un artículo esencial en el ámbito sanitario, especialmente en los departamentos donde los profesionales tienen que manejar cantidades considerables de formol en su trabajo cotidiano.

Los derrames accidentales de formol no sólo constituyen eventos desagradables, sino también peligros a largo plazo para la salud humana. Esto muestra la importancia de eliminarlos rápidamente y de manera segura.

novokit® contiene tanto **novok-s** y **novok-pow**®, como todo el material de limpieza y los dispositivos de protección individual necesarios. El kit minimiza la exposición a los vapores cancerígenos durante los procedimientos de gestión de los derrames.




Contenido de **novokit**®:

- neutralizador de formaldehído **novok-s** de 500ml
- solidificador de formaldehído **novok-pow**® de 400g
- guantes de nitrilo
- gafas con ventilación directa
- cepillo y recogedor
- semimáscara con filtros para formaldehído
- almohadilla absorbente
- bata de hospital desechable
- bolsa para material biológico peligroso
- cubre-zapatos
- señal de "Precaución"
- hoja de instrucciones



¿Cómo funciona?

- 1.** Aplicar el solidificador de formaldehído **novok-pow**® sobre el derrame. Después de unos segundos, el producto convertirá el líquido en una masa sólida, impidiendo al mismo tiempo que el derramamiento se extienda.
- 2.** Pulverizar **novok-s** sobre la superficie de la masa sólida. **novok-s** destruye las moléculas de formaldehído inmediatamente al contacto. Después de unos segundos, la superficie de la masa tratada se convertirá en una barrera que bloquea los vapores de formaldehído antes de que se liberen al medio ambiente.
- 3.** Remover todo de manera segura y aplicar **novok-s** nuevamente sobre la superficie contaminada, para garantizar una descontaminación total.

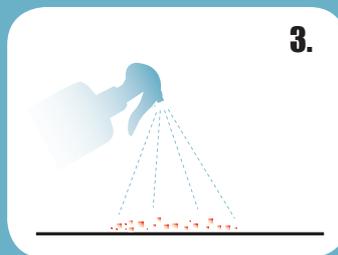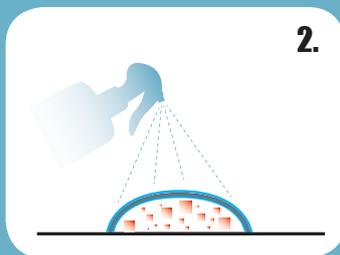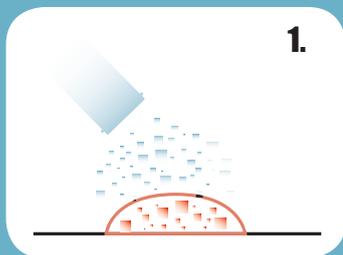

Número de catálogo	Descripción	Paquete
N500-0	NOVOK® Solución para la descontaminación diaria de formol	6 x NOVOK® 500ml
N500SP100-0	Formalin Control Set - Set para control de derrames	4 x NOVOK-S® 500ml + 2 x NOVOK-POW® 100g
N500SP400-0	Formalin Control Set -XL	3 x NOVOK-S® 500ml + 3 x NOVOK-POW® 500g
AN500SP400-0	NOVOKIT® Kit de respuesta a derrames de formol 2,5l.	1 kit
AN1500SP1200-0	NOVOKIT-XL® Kit de respuesta a derrames de formol 6l.	1 kit
REF-N500SP400-0	NOVOKIT® - Refill	1 pza.
REF-N1500SP1200-0	NOVOKIT® - XL - Refill	1 pza.

novok[®]

**La gama completa de soluciones
para la gestión del formaldehído**

Ventajas

- Acción super rápida.
- Bloqueo total de los vapores de formaldehído.
- Descontaminación instantánea y eficaz de los lugares de trabajo.



novok[®]

www.novok.it



AQUAMANA[®]

Fabricado por:

Aquamana srl

info@aquamana.it

Via S. Francesco di Sales 56

CAP 10022 - CARMAGNOLA (TO)- ITALIA

distribuidor:

 **CasaÁlvarez**
Material Científico desde 1912

Casa Álvarez Material Científico S.A.

C/ Mayor, 70 – Bajo Dcha.

28013 Madrid (España)

www.casaalvarez.com

+34 91 548 10 16